

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[5] <i>m</i> -ニトロアニリン	<p>【大気】</p> <pre> graph LR A[大気] --> B[捕集 Discovery DPA-6S 250mg 1L/分×24時間] B --> C[乾燥 窒素パージ 20分間] C --> D[洗浄 ヘキサン 5mL] D --> E[溶出 ジクロロメタン 5mL] E --> F[濃縮・定容 窒素パージ 1mL] F --> G[GC/MS-SIM-EI] </pre> <p>「平成19年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠</p>	<p>分析原理：GC/MS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【大気】 (ng/m³) [5] 0.27</p> <p>分析条件： 機器 GC：Agilent 6890 MS：Agilent 5973MSD 又は GC：Agilent 6890N MS：JEOL JMS-K9 カラム VF-5ms 30m×0.25mm、0.25μm 又は DB-5ms 30m×0.25mm、0.25μm</p>