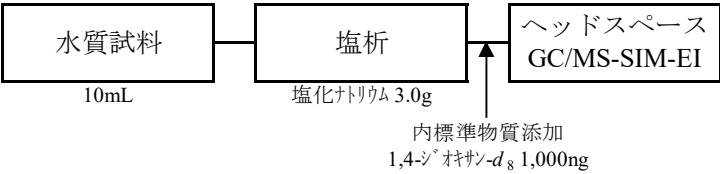


調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[3] 1,3-ジオキソラン	【水質】  <pre> graph LR A[水質試料 10mL] --> B[塩析 塩化ナトリウム 3.0g] B --> C[ヘッドスペース GC/MS-SIM-EI] D[内標準物質添加 1,4-ジオキサン-d₈ 1,000ng] --> C </pre> 「令和2年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：ヘッドスペース GC/MS-SIM-EI 検出下限値： 【水質】 (ng/L) [9] 2,400 分析条件： 機器 GC/MS：Shimadzu GCMS -QP2020 NX HS：Shimadzu HS-20 NX 他 カラム J&W DB-624 UI 60m×0.25mm、1.4μm 又は RESTEK Rtx-624 60m×0.25mm、1.4μm 他