

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[2] 2-(ジエチル アミノ)エタノー ル	【大気】 大気 捕集 Oasis WCX Plus, 225mg 100mL/分×24時間 溶出 アセトン 2mL バックフラッシュ 定容 アセトニトリル 10mL LC/M-SIM-ESI- ポジティブ 「令和3年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：LC/MS/MS-SIM-ESI- ポジティブ 検出下限値： 【大気】（ng/m³） [2] 40 分析条件： 機器 LC：Sciex ExionLC MS：Sciex QTRAP 4500 又は MS:Sciex Triple Quad 4500 他 カラム ACQUITY UPLC BEH Amide 150mm×2.1mm、1.7μm