

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[12] フラン	【水質】 水質試料 10mL 塩析 塩化ナトリウム 3.0g ヘッドスペース GC/MS-SIM-EI ↑ 内標準物質添加 フラン-<i>d</i>₄ 20ng 「令和3年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：ヘッドスペース GC/MS-SIM-EI 検出下限値： 【水質】 (ng/L) [12] 31 分析条件： 機器 GC/MS：Shimadzu GCMS QP-2020 HS：Shimadzu HS-20 Trap 他 カラム Restek Stabilwax-MS 30m×0.25mm、0.25μm