

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[4] 酢酸 <i>n</i> -プロピル	【水質】 水質試料 10mL 塩析 塩化ナトリウム 3.0g ヘッドスペース GC/MS-SIM-EI 「令和4年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：ヘッドスペース GC/MS-SIM-EI 検出下限値： 【水質】 (ng/L) [4] 130 分析条件： 機器 GC/MS：Shimadzu GCMS- GC2030 HS：Shimadzu HS-20 NX 又は GC：Agilent 7890B GC MS：Agilent 7000D MSD 他 カラム Restek Rxi-624 Sil MS 60m×0.25mm、1.4μm 又は J&W DB-624 UI 60m×0.25mm、1.4μm